

分析機器部門講習会シリーズ

新製品セルソーター BD FACSMelody 機器デモンストレーションのお知らせ

セルソーター BD FACSMelody機器デモンストレーションを下記の通り開催致します。
ご紹介する機器の概要および詳細は添付資料をご覧ください。

日 時 : 平成 29 年 1 月 24 日 (火) ~ 27 日 (金)

FACSMelody デモ機をご利用いただけます。(要予約)

1 日 4 コマを予定しております。ご希望がございましたらご相談ください。

- ① 10:00~11:30 FACSMelody 実機デモ
- ② 13:00~14:30 FACSMelody 実機デモ
- ③ 14:30~16:00 FACSMelody 実機デモ
- ④ 16:00~17:30 FACSMelody 実機デモ

最終日の 27 日は 16:00 までの展示となります。

場 所 : 実機デモ : 医系 3 号館 4 階 分析機器部門 細胞機能解析室

定 員 : 実機デモ : 各 5 名まで

申込期間 : 実機デモ : 平成 29 年 1 月 27 日 (金) まで

*FACSMelody 実機を使ったサンプル測定をご希望の方は事前にご相談ください。

申込方法 : 電子メールで、「表題 : FACSMelody デモ希望」、「希望日とコマ数」、「所属講座」、「氏名」、「内線番号」、「電子メールアドレス」を明記の上、yoshiyasu_ooie@bd.com 宛にお申し込みください。
デモ担当は日本 BD (株) 大家が担当させていただきます。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 田中 稔 (内線: 2399、Email: mtanaka@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)

期待の新登場

BD FACSAria™ シリーズの機能を受け継いだ信頼のモデル

BD FACSMelody™ セルソーター



コンパクトサイズ
シンプルな操作性

× ハイパフォーマンス



セルソーター（本体）：
W 49.5 × D 55.9 × H 48.3 cm

あなたのラボにもセルソーター

ご使用になられた
お客様の声

- スタートアップが早く、ソフトウェアがとても使いやすかった！
- セットアップのステップが少なく、ソーティングが簡単にできた！
- 微弱な蛍光の細胞集団も分離できた！
- コンパクトで置き場所に困らなかった！

BD FACSMelody™ セルソーター
1レーザー2カラータイプ


希望小売価格 **¥17,000,000 ~**





優れた感度と高い回収性能

優れた感度で低発現マーカーも明確に分離できます。

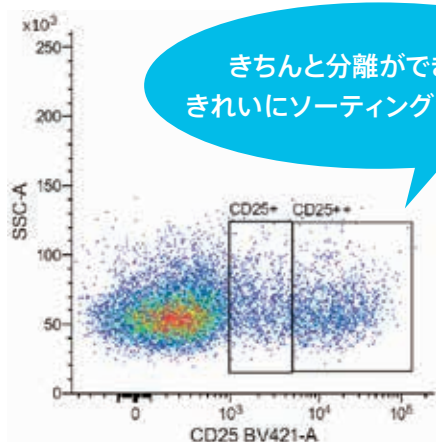

きちんと分離ができるから
きれいにソーティングができます!



わずか 17 分の自動セットアップ

らくらく操作で、誰でもすぐにご使用になれます。

11 step 一般的なセルソーター

- システムの電源をオン
- 流路系を起動
- 流路系が安定するまで待機
- ノズルサイズと適切なシース圧の選択
- 液滴を正しく形成するため、ドロップドライブ振幅および周波数を調整
- サイドストリームを調整
- ドロップディレイ値を算出
- 液滴監視機能をオン
- ソートストリームを調整
- サンプルを測定
- ソート基準を決定



BD FACSMelody™ セルソーター

5 step

- システムの電源をオン
- 流路系を起動
- ドロップディレイ値を算出
- サンプルを測定
- ソート基準を決定



ユーザーフレンドリーで快適なソフトウェア

BD FACSCorus™ ソフトウェアがすいすい操作をエスコートします。



最大 9 色のマルチカラー

導入後のレーザー拡張も可能で、将来のニーズにも対応できます。

レーザー	蛍光色素	検出波長	1 レーザー 2 カラー	1 レーザー 4 カラー	2 レーザー 6 カラー	2 レーザー 6 カラー	3 レーザー 6 カラー	3 レーザー 9 カラー
488 nm	BD Horizon Brilliant™ Blue 515, FITC	527 / 32	●	●	●	●	●	●
	PE, PI	586 / 42	●	●	●	●	●	●
	PE-Cy® 5, PerCP, PerCP-Cy® 5.5, 7-AAD	700 / 54		●	●			●
	PE-Cy® 7	783 / 56		●	●	●		●
640 nm	APC, Alexa Fluor® 647	660 / 10			●		●	●
	APC-Cy® 7, APC-H7	783 / 56			●		●	●
405 nm	BD Horizon Brilliant Violet™ 421	448 / 45				●	●	●
	BD Horizon Brilliant Violet™ 510	528 / 45				●		●
	BD Horizon Brilliant Violet™ 786	755 LP				●	●	●

*仕様は予告なく変更されることがあります。

*研究用です。治療・診断にはご利用いただけません。

*Alexa Fluor®, Cy® は、Thermo Fisher Scientific, Inc. の登録商標です。

*表面記載の価格には消費税は含まれておりません。

*表面記載の価格はあくまでも参考情報として製品ごとに統一的に設定している当社の希望小売価格です。

販売代理店からの販売価格は、各代理店様が自主的に決定されております。お見積りも、販売代理店様へお問い合わせください。

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

(ご注文・納期・資料請求)

bdbiosciences.com/jp/

機器・試薬の使用方法および学術に関するサポート

☎ 0120-4890-77 E-Mail: tech_cell@bd.com

機器のトラブルに関するサポート

☎ 0120-7099-12

